



ATENÇÃO! ANTES DE INICIAR A COLETA

1 Kit Completo = 1 Ponto de Coleta



Ponto de Coleta

Cada ponto monitorado deve ter seu próprio conjunto exclusivo de frascos.

Composição do Kit (1L + 500mL)



1L
(Físico-Química)



500mL
(Microbiologia)

Preenchimento Único

Ambos os frascos do kit devem ser preenchidos com água do mesmo local.

MODO CORRETO (✓)



Dois frascos preenchidos com água proveniente do mesmo ponto de coleta.

MODO INCORRETO (✗)



Utilizar frascos de um mesmo kit para coletar água de pontos geográficos diferentes.



Risco de Inviabilização

Erros na identificação dos pontos exigirão uma nova coleta e anularão a análise atual.

Guia Prático: Procedimento de Coleta de Amostras de Água

Este guia descreve o fluxo de trabalho padronizado para a coleta de amostras de água, abrangendo desde a higienização inicial até o transporte refrigerado ao laboratório dentro do prazo de validade.

Preparação e Coleta da Amostra



1. Higienização e Assepsia Inicial

Lave as mãos e utilize álcool 70% e luvas de procedimento.



2. Purga e Desinfecção do Ponto

Desinfete a torneira e deixe a água escorrer por 2 minutos.



3. Coleta Asséptica no Frasco

Abra o frasco sem tocar internamente e colete a amostra cuidadosamente.

Identificação e Logística



4. Identificação Imediata

Feche o frasco logo após a coleta e identifique-o com os dados locais.



5. Condicionamento Térmico

Acondicione os frascos em caixa térmica com gelo para preservação.



6. Prazo Máximo de 24 Horas

Encaminhe a amostra ao laboratório respeitando o tempo limite para análise.

Informações e atendimento



Horário de Recebimento

Segunda a Quinta-feira:
08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00.



Telefones de Contato

(81) 98228-3915 e
(81) 98231-8399.

SENAI